

5%BSA 封闭液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8185	5% BSA Blocking Buffer	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4℃ 保存，有效期 6 个月；-20℃ 保存，有效期 1 年

【概述】

5%BSA 封闭液(Blocking Buffer)适用于 Western Blotting、ELISA 以及免疫组化实验中非特异性蛋白结合位点的封闭。封闭后，可以减小后续的一抗或二抗等和载体的非特异性结合，降低背景，增强信噪比，以达到理想的显色效果。

【使用建议】

本产品为即用型，无需稀释。封闭步骤中加入足够量的 BSA 封闭液充分覆盖载体表面，振荡封闭，封闭时间依据实验而定，一般室温封闭半小时至 1 小时，然后进行抗体孵育等后续操作。

【注意事项】

1. 封闭液可 4℃ 保存，但容易染菌，如需长期保存，请放置于-20℃。
2. 通常在室温封闭 60 分钟即可。对于一些背景非常高的抗体，可以 4℃ 封闭过夜。
3. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。