

## Western Blot 一抗稀释液使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8192	Western Blot Primary Antibody Dilution Buffer	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

-20℃保存，有效期 1 年。

### 【概述】

Western Blot 一抗稀释液(Western Blot Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于 Western Blot 时一抗的稀释和配制。使用本 Western Blot 一抗稀释液稀释和配制的一抗可以在 4℃保存和使用不少于一个月，可以反复多次用于 Western Blot，节约您宝贵的抗体。

### 【使用建议】

参考所用的一抗的说明，以及样品中目的蛋白的含量，按照适当比例例如 1:1000、1:500 等比例稀释一抗。一抗稀释后即可直接用于 Western Blot。一次 Western Blot 结束后，可以回收稀释的一抗，4℃保存，以用于下次的 Western Blot。

### 【注意事项】

1. 本 Western Blot 一抗稀释液经过滤除菌处理，使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在一个月内存完，如果发现有沉淀或细菌污染请弃用。
2. 为了能使抗体可以反复多次使用，建议尽量在 4℃进行一抗和蛋白膜的结合反应，以减缓一抗的衰减速度。
3. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。