

## 氨苄青霉素储存液(100mg/ml)使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8208	Ampicillin Solution(100mg/ml)	2ml/5ml/10ml/100ml
	使用说明书	1份

### 【保存条件】

-20℃储藏稳定一年。

### 【概述】

该产品用氨苄青霉素钠（Ampicillin sodium）加超纯水配制，浓度为 100mg/ml，经 0.22 μm 滤膜过滤除菌，可直接使用。

### 【使用方法】

使用前须解冻后充分混匀；此溶液一般使用浓度为 100μg/ml，按照 100ml 培养基（固体或液体培养基）中加入 100μl（千分之一）的量加入，混匀。如果倒平板，请确保培养基不烫手（50-60℃）时再加入。

### 【注意事项】

1. 反复冻融易导致抗生素失效，如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 仅用于实验室，不适合农业/家庭/临床用途使用。
3. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。