

# 抗荧光淬灭封片剂(含 DAPI)使用说明书

## 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8313	Antifading Mounting Medium (With DAPI)	5ml/25ml
	使用说明书	1 份

## 【保存条件】

-20℃保存一年

## 【概述】

本品已加 DAPI，可同时完成细胞核染色和封片，并能减缓荧光淬灭，实验操作更简单，只需在封片时用移液器滴一滴本产品在样品上，盖上盖玻片即可完成操作。

## 【使用建议（仅供参考）】

- 贴壁细胞样品：
  - 滴一滴抗荧光淬灭封片剂（含 DAPI）于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
  - 随后即可在荧光显微镜下观察细胞样品。
- 组织切片：
  - 滴一滴抗荧光淬灭封片剂（含 DAPI）于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。
  - 随后即可在荧光显微镜下观察组织切片。

## 【注意事项】

- 注意无菌操作，尽量避免污染。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作