

RNA 提取辅助试剂使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8522	RNA 提取辅助试剂	25ml/100ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 36 个月

【概述】

可以代替氯仿使用，并且毒性较小。在单步 TRI 试剂方法中使用可以减少 DNA 污染 RNA 的可能性，本品不会对分离的 RNA 的质量或数量产生不利影响。

【操作方法】

1. 请按每使用 1ml TRI 试剂（Trizol 试剂或 RNAEx ZOL 总 RNA 提取试剂）加入 200 μ l 比例来使用（等同 RNA 提取中氯仿的使用）。

【注意事项】

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用，以免污染。
2. RNAEx ZOL 总 RNA 提取试剂（货号：EK-5301）可在 ECOTOP 各平台咨询购买。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。