

10×ELISA 清洗液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8528	10×ELISA Washing Buffer	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4℃保存，一年有效

【操作方法】

1. 用去离子水（1份 10×ELISA Washing Buffer 与 9份水）按 1:10 稀释所需体积的混匀稀释至工作液。
2. 孵育完抗体后用稀释的洗涤缓冲液工作液（约 400μl）加入反应孔中，注意不要淹没板，因为这会交叉污染孔。缓冲液可以手动分配或通过自动系统分配。在每个 ELISA 洗涤步骤中使用，总共洗涤约 2-4 次。
3. 在每次洗涤之后，吸出或倾倒缓冲液。最后一次洗涤后，倒置板于干净纸巾上以吸干板中多余的液体。
4. （仅供参考）按试剂盒说明加入显色底物 100μl 并加热水浴，并在完成后加入 ELISA 终止液终止反应。

【注意事项】

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本品仅用于科研，不得用于临床相关诊断。