

10%PAGE 胶凝固剂使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8436	10% Ammonium Persulfate Solution	1ml×5
	使用说明书	1 份

【保存条件】

干粉及溶解液 4℃避光保存，有效期 12 个月；制成溶液后-20℃分装保存，有效期半年。

【概述】

10%PAGE 胶凝固剂即为 10%APS，常用于 PAGE 胶的配制，建议现用现溶。4℃下可保存一周，其在室温下不稳定，不建议长期放置于室温。-20℃分装保存可最大限度保证后续产品使用效果。

【使用建议】

每管干粉加入 1ml 溶解液，吹打混匀，将干粉溶解成 10% (w/v)溶液即可。

制成溶液后须-20℃避光保存，有效期约半年；4℃下可保存一周，建议现用现溶。

【注意事项】

1. PAGE 胶凝聚的速度与温度及光照关系密切，可通过适当调节 APS 的用量，控制在不同的环境下凝胶凝聚的速度。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。