

PathSave 细胞保存液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8733	PathSave Cell Preservative Solution	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存 24 个月

【概述】

PathSave 细胞保存液是一种可靠、简单且经济高效的单层细胞学溶液。细胞将被完美保存，具有可明显分辨的细胞核、细胞质和完整的诊断学细节，可用于随后的免疫学、遗传学或细胞学分析。可适用的标本包括痰液、来自消化道（包括食道、胃、胰腺、胆管和胰管）的支气管肺泡灌洗标本、尿液和刷洗物等。

【产品特点】

- 样品在保存液中在室温下可稳定保存 4 周，在 2-8°C 条件下可保存 3-6 个月
- 操作简单，收集的细胞样本浸没到溶液中即可
- 可保存样品中 DNA 的稳定
- 保持蛋白稳定性用于后续免疫学等研究

【使用建议】

1. 收集细胞并转移到含保存液的管中，保证组织被保存液完全覆盖（运输空间要考虑组织贴壁可以增加保存液体积）。
2. 在室温下储存或运输样品。
3. 在运输/存储结束时，取出样本并直接与下游处理应用。

【注意事项】

1. 本品仅用于科研用途，不得用于临床或诊断相关研究。
2. 本品含少量乙醇，使用时注意防护。