

## 1×TBS 缓冲液粉剂使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8018-10p	1×Tris-buffered saline (TBS)powder	10 包 1L/包
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存，有效期 2 年

### 【概述】

TBS (Tris buffered saline) 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液，主要用于免疫组化和原位杂交，酶联免疫等实验中，清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体等。由 Tris-HCl 构成稳定的 PH 缓冲体系，NaCl 提供等渗条件。

本产品为 1×TBS 缓冲液干粉，需配成溶液使用。

### 【使用建议】

1. 将 1×TBS 缓冲液干粉加入 800ml 蒸馏水或 ddH<sub>2</sub>O 中搅拌溶解。
2. 根据需要使用盐酸或氢氧化钠调整 pH 值。
3. 定容至 1L，可根据需求选择高压灭菌或过滤除菌。

### 【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 若该产品配成溶液后低温储存出现结晶析出，请置于 37℃ 水浴至完全溶解。