

## 10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8160	Tris-Glycine-SDS Running Buffer, 10×	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

### 【概述】

10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验 (SDS-PAGE) 中的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成，为 10×浓缩液，便于储存、操作简便。

### 【组分浓度】

0.25M Tris, 1.92M glycine, 1% SDS

### 【使用建议】

本产品为 10×浓缩液，临用前按下述步骤稀释：

取 100ml 10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液加入 900ml 蒸馏水或去离子水（10 倍稀释），混匀后即可使用。

### 【注意事项】

1. 本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再进行稀释使用；密封保存，防止污染。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。