

## 20×PBST 缓冲液(pH 7.5)使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8012	20×PBST buffer (pH7.5)	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

### 【概述】

PBST 即含吐温-20 的磷酸盐缓冲液，能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力，是生物学中经常使用的缓冲盐溶液，主要用于免疫组化和原位杂交，酶联免疫等实验中，清洗免疫印迹膜等。产品为无色液体，pH 为 7.5，主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠、氯化钾以及吐温-20。

本产品为 20×母液，需稀释成 1×使用。

### 【使用建议】

本产品为 20×母液，需稀释成 1×使用。如 50ml 20×PBST buffer 加入 950ml ddH<sub>2</sub>O 稀释成 1×PBST buffer 工作液。

### 【注意事项】

1. PBST 溶液在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生，请置于 37℃ 水浴至完全溶解后再使用。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。