

20 × TBST 缓冲液 pH7.5 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8033	20×Tris Buffered Saline with Tween 20 (TBST)buffer,pH7.5	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

【概述】

TBST 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液，主要用于 Western Blot 实验中洗去膜上非特异性结合的抗体等试剂。由 Tris-HCl 构成稳定的 pH 缓冲体系，NaCl 提供等渗条件，Tween-20 作为去污剂可增加缓冲液的洗脱能力。

本产品为 20×浓缩液，需要稀释成 1×工作液后使用，用后请及时拧紧瓶盖，以防挥发。4℃ 保存可延长产品保质期，长期不用建议低温保存。

【使用建议】

请将 20×TBST 缓冲液稀释成 1×使用，如 50ml 20×TBST 缓冲液加入 950ml ddH₂O 稀释。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 若低温储存时产品出现结晶析出，请置于 37℃ 水浴至完全溶解。
3. 用后请及时拧紧瓶盖，以防挥发。