

SuperBlot 抗体快速剥离缓冲液（温和型）使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8712	SuperBlot Rapid Stripping Buffer	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

常温运输，4℃保存，有效期 1 年

【产品特点】

- **快速高效：** 无需重新制胶及电泳，抗体去除效果好；
- **温和配方：** 对转印膜上结合的靶蛋白损伤极小；
- **安全环保：** 无巯基乙醇等刺激性有毒试剂。

【概述】

本品适用于从少量样品多次检测不同蛋白质。即使样品量并不匮乏，采用这一策略多次检测同一张膜上的蛋白，能省去给药处理、蛋白电泳和膜转移等耗费性步骤。而且可以消除重新上样而带来的误差，使可比性更强。可对同一张膜进行 5-10 次的 Western Blot 检测。

【使用建议】

1. 完成 Western Blot 发光检测后，用 TBS/T 或 PBS/T 漂洗膜 5 min；
2. 加入 10~20 ml 剥离液覆盖膜。在摇床上漂洗 10~20 min。剥离时间视膜上抗体结合量的多少而定（可根据抗体特异性调整时长，部分抗体可延长至 60 分钟）；
3. 倒掉剥离液，加入 TBS/T 或 PBS/T 漂洗膜 5 min。此时可在膜上滴上显色发光液以快速检验抗体剥离效果；
4. 用合适的封闭液重新封闭膜，即可再次杂交其它抗体。

【注意事项】

1. 本品仅用于科研用途，不得用于临床或诊断相关研究；
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。