

水浴锅/水盘抑菌剂使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8637	Water Bath Cleaner Solution	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温避光保存，有效期 2 年

【概述】

本品具有很强的杀菌功能，可用于水浴锅及培养箱中水盘的污染控制，通过清除水浴锅/水盘内细菌、真菌及其孢子，可有效防止细胞的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。主要用于水浴锅及培养箱中细菌、真菌的清除。

【使用说明】

1. 将水浴锅/水盘内壁清除干净。
2. 按照 1:500 加入本品至水浴锅水体中。推荐使用量：5L 水内加 10ml 水浴锅/水盘抑菌剂。建议 2-4 周更换一次，配合 EX-0524 培养箱除菌剂（单瓶喷雾）使用效果更佳。遇污染爆发时期，如梅雨季节等，可适当增加用量。

【注意事项】

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 注意避免原液直接接触皮肤、眼睛和粘膜，一旦接触，应立即用大量的清水冲洗 5-10 分钟。
3. 本产品仅用于科研，不适用于临床及其它医学检测。