

核酸清除剂使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
EX-0415	Nucleic Acid Clean Solution	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存 9-12 个月，4℃ 储存时间更长

【概述】

Nucleic Acid Clean Solution 可以使用在实验室的所有地方，可用于清除 DNA 及 RNA 等核酸分子，且对实验室其他类型的仪器表面也进行了腐蚀性检测，不会对塑料、橡胶等的表面产生任何损伤。

【使用建议】

1. 在工作台，仪器，塑料或玻璃容器，PCR 管，移液器等需要清洁的表面喷洒核酸清除剂，而后用吸水纸擦匀。
2. 静置 5-10min 后，用无菌水润洗表面，然后用干净的吸水纸擦干（可酌情多润洗几次）。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 该试剂仅用于科研领域，不得用于临床诊断或其他用途。