

## 液体生物防腐剂使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8443	Liquid Biological Preservative	10ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

4°C保存有效期 1 年

### 【概述】

本品与叠氮化钠不同，其能够快速穿透细胞膜并抑制对细胞呼吸至关重要的特定酶，因此与微生物接触后立即具有微抑制作用。其毒性的多个特定位点可防止微生物产生高水平的耐药性，从而使蛋白类制品甚至在 IVD 组件的延长存储期限内也具有很高的效率。

### 【使用建议】

1. 在溶液中添加本品至终浓度为 0.025-0.05% (v/v)，比如 100ml 溶液中添加 0.025ml-0.05ml。

### 【注意事项】

1. 本品非剧毒产品，但对人体有轻微伤害，操作时请留意，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。