

抗荧光淬灭封片剂使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8312	Antifading Mounting Medium	5ml/25ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

-20℃ 避光保存，有效期 1 年

【概述】

抗荧光淬灭封片剂(Antifade Mounting Medium)是一种用于减缓荧光淬灭的封片试剂。可以用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭，本品可用于常见荧光减缓，不适用于 Cy 染料的免疫荧光。

【使用建议（仅供参考）】

1. 贴壁细胞样品：
 - A. 染色完毕后，吸尽液体。
 - B. 滴一滴抗荧光淬灭封片液于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
 - C. 随后即可在荧光显微镜下观察细胞样品。
2. 组织切片：
 - A. 染色完毕后，吸尽液体。
 - B. 滴一滴抗荧光淬灭封片液于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。
 - C. 随后即可在荧光显微镜下观察组织切片。

【注意事项】

1. 本品含高浓度甘油，较为粘稠，吸取时稍微留意。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作