

1 × Western 转膜液（湿转）粉末使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8191	1 × Western Blot Transfer Buffer, Powder	1/5/10 包
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 2 年

【概述】

用于蛋白非变性及变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验（SDS-PAGE）中的转膜试剂。本产品为粉剂，请配成溶液使用。

【使用建议】

1. 加入蒸馏水或去离子水定容至 1L，混匀后即为 1×工作液，可直接使用。。
2. 本产品不含 SDS，蛋白分子量较大或者疏水性较强时，为增加转膜效果，可适当添加少量 SDS（参考工作浓度为 0.025-0.1%）。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。