

## 10×ELISA 包被液(pH9.6)使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8127	ELISA Plate Coating Buffer, 10×	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

4℃或室温储藏，有效期1年。

### 【概述】

本品为 10×浓缩液，使用前可用去离子水稀释 10 倍，即成 pH9.6 的即用型工作液，用于 ELISA（酶联免疫吸附实验）中酶标板的抗原或抗体的包被。使用时取适量包被缓冲液将抗原或抗体溶液稀释至相应包被的浓度，在 ELISA 酶标板每个反应孔中加入 100μL，4℃包被过夜。

### 【注意事项】

1. 仅用于实验室，不适合农业/家庭/临床用途使用。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。