

10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液（无 SDS，非变性电泳液）使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8067	10×Tris-Glycine Native PAGE Running Buffer	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

【概述】

10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液是用于蛋白聚丙烯酰胺凝胶电泳实验（PAGE）中的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成，不含 SDS 变性剂，本品浓度为 10×浓缩液，便于储存、操作简便。

【使用建议】

本产品为 10×浓缩液，临用前按下述步骤稀释：

取 100ml 10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液加入 900ml 蒸馏水或去离子水（10 倍稀释），混匀后即可使用。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。