

SuperBlot 抗体快速剥离缓冲液（强碱型）使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8713	SuperBlot Rapid Stripping Buffer (Strong Alkaline)	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

常温运输，4℃保存，有效期 1 年

【概述】

本品适用于从少量样品多次检测不同蛋白质。即使样品量并不匮乏，采用这一策略多次检测同一张膜上的蛋白，能省去给药处理、蛋白电泳和膜转移等耗费性步骤。而且可以消除重新上样而带来的误差，使可比性更强。可对同一张膜进行 3-5 次的 Western Blot 检测。

【使用建议】

1. 完成 Western Blot 发光检测后，用蒸馏水漂洗膜 5 min；
2. 加入 10~20 ml 剥离液覆盖膜。在摇床上漂洗 5~20 min。剥离时间视膜上抗体结合量的多少而定（可根据抗体特异性调整时长，部分抗体可延长至 30 分钟）；
3. 倒掉剥离液，加入蒸馏水漂洗膜 5 min。此时可在膜上滴上显色发光液以快速检验抗体剥离效果；
4. 用合适的封闭液重新封闭膜，即可再次杂交其它抗体。

【注意事项】

1. 本品仅用于科研用途，不得用于临床或诊断相关研究；
2. 本品有轻微腐蚀性，使用时请注意防护。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。