

## EDTA.2K 抗凝剂(10×)使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8776	EDTA.2K Anticoagulant (10×)	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

4°C 保存一年

### 【概述】

离子螯合类抗凝血药,适用于全血细胞分析,尤其适用于血小板计数;枸橼酸钠可用于制备富血小板血浆,即将血小板与其他血细胞分开但不与血浆分开;EDTA 可用于制备洗涤血小板,即将血小板与血浆蛋白分开。

本品为无菌溶液,经过滤除菌。

### 【使用建议】

1. 本品为 10×溶液,每 1ml 本试剂可以对 9ml 全血进行抗凝,如 0.2ml 的 EDTA.2K 抗凝剂 (10×)可抗凝 1.8ml 血液。

### 【注意事项】

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作